


Montage

- Imprimer de préférence sur du papier épais ;
- Découper selon tous les pointillés ;
- Plier tous les côtés en gras ;
- Rabattre la languette A derrière la languette avec la fente ;
- Rabattre la languette B derrière la languette A ;
- Rabattre la languette C et la coincer entre A et B.
- Rabattre les languettes D et E et les assembler.
- Plier l'ensemble D+E pour voir « Œil » par la fente large.

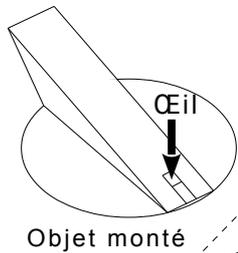

Utilisation

- Plaquer sur un CD ;
- Diriger vers une lumière ;
- Coller un œil sur la fente large ;
- Observer le spectre **SUR LA SURFACE DU CD** ;
- En cas de difficulté, incliner légèrement.

Exemple : spectre d'un tube « néon »

